



ミジンコの観察



3枚の写真を見比べてください。

ミジンコの向き（横向き・上向き）が違ってきますよね。右の写真では、触覚をたたんでいる様子を真上から写しています。これは、すべて同じミジンコ。すべて同じスライドガラス上で撮影したものです。ちなみに撮影機はiPhone5sです。

スライドガラスの上にビニールテープを2枚重ねて貼ることで、ミジンコが横向き、上向きと体の向きを変えることができるスペースをつくりました。

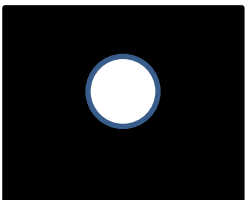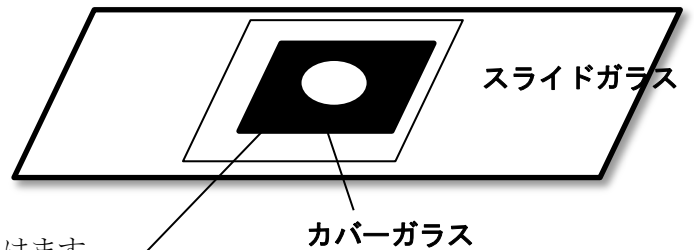

ビニールテープにパンチで穴を開けます。
これを2枚つくります。
スライドガラスに、穴を合わせて、
2枚を重ねて貼ります。

ビニールテープ

ただ、この穴にミジンコを入れるのが難しいです。一滴入れて、動くものがあるか確かめ、いなかったらティッシュで拭き取り、また1滴入れることを繰り返すといいようです。